

## 細胞培養を行う方におすすめ！お得に購入するチャンスです！

30%  
OFF

## コンタミネーション予防試薬 T-Pro Aqua EZ Clean

キャンペーン期間：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）

JI-FENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD  
メーカー略号：JFB

キャンペーン番号：2532




記事 ID 検索：45535

CO<sub>2</sub> インキュベーターやウォーターバスは、湿度や温度が高いため細菌および真菌が増えやすく、サンプルへのコンタミネーションの原因となる可能性があります。本試薬は、CO<sub>2</sub> インキュベーターのウォーターリザーバーやウォーターバスに添加することで細菌の増殖を阻止し、コンタミネーションを予防します。

- 細菌および真菌の発育抑制、増殖阻止
- CO<sub>2</sub> インキュベーターやウォーターバスに添加するだけの簡単操作
- pH 調整不要で安息香酸 / 安息香酸ナトリウムよりも簡便
- 水の交換は 2～4 週間ごと\*

\* 水が水色から無色または黄色に変化したら交換のタイミングです。

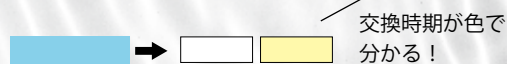

記事 ID：45535

## 詳細情報や無償サンプルのご依頼は Web へ

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。



## 使用方法

CO<sub>2</sub> インキュベーターに使用する場合  
(200 倍希釈)


滅菌水 1 L あたり 5 mL の T-Pro Aqua EZ Clean を添加します。  
水は 2～4 週間ごとに交換してください。

ウォーターバスに使用する場合  
(500 倍希釈)

水 1 L あたり 2 mL の T-Pro Aqua EZ Clean を添加します。  
水は 2～4 週間ごとに交換してください。

## データ

## 細菌増殖阻止効果の検証

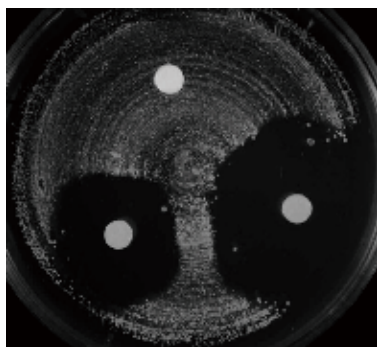

ディスクにそれぞれ以下を染み込ませ、複数の細菌を播種し 37℃ で 72 時間培養した。

上：コントロール (ddH<sub>2</sub>O)

左下：T-Pro Aqua EZ Clean (500 倍希釈)

右下：T-Pro Aqua EZ Clean (200 倍希釈)

## T-Pro Aqua EZ Clean 希釈液の色の比較

蒸留水  
(コントロール)500 倍  
希釈液200 倍  
希釈液

2本購入で 30%OFF に！

品名	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格 (1本あたり)
T-Pro Aqua EZ Clean (S)	JT90-R001S	100 mL	¥12,000	<b>¥8,400</b>
T-Pro Aqua EZ Clean (M)	JT90-R001M	500 mL	¥40,000	<b>¥28,000</b>